

AllerSnap™

Обнаружение остаточного содержания белка

AllerSnap – простой и быстрый способ контроля чистоты поверхностей, в основе которого лежит обнаружение остаточного содержания белка после санитарной обработки. Просто проведите тампоном по поверхности, выдавите реагент, поместите пробирку в инкубатор, и если в пробе присутствует остаточный белок, реагент изменит цвет на фиолетовый. Изменение цвета дает возможность полуколичественного анализа чистоты поверхности. Чем выше содержание белка, тем быстрее реагент станет фиолетовым и тем насыщеннее будет сам цвет. AllerSnap позволяет быстро установить гигиеничность поверхности для принятия, при необходимости, немедленных корректирующих мер.


Преимущества:

- Результаты через 15-30 минут
- Легкость интерпретации результатов благодаря четкой цветовой индикации
- Определение широкого спектра неспецифических белков происходит намного быстрее, чем в обычных тестах на специфичные белки-аллергены
- Уникальный жидкий стабильный реагент позволяет получить надежные результаты
- Предувлажненный тампон предоставляет возможность получения достоверных результатов, а также последующего их сбора и хранения
- Экологически безопасный (полностью перерабатываемый) прибор
- Срок годности – 18 месяцев при температуре 2-25 °C




Чувствительность:

- Определяет содержание 3 мкг белка через 30 мин. в инкубаторе при температуре 37 °C или через 15 мин. при температуре 55 °C

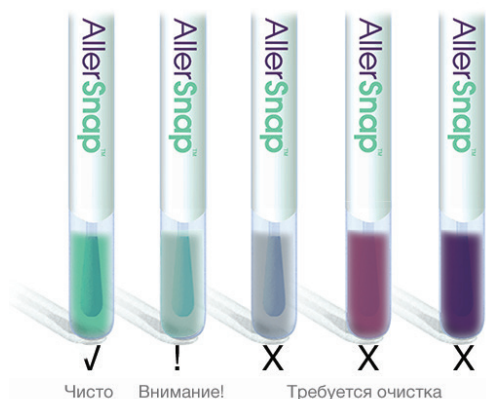

Инструкция по применению теста AllerSnap:

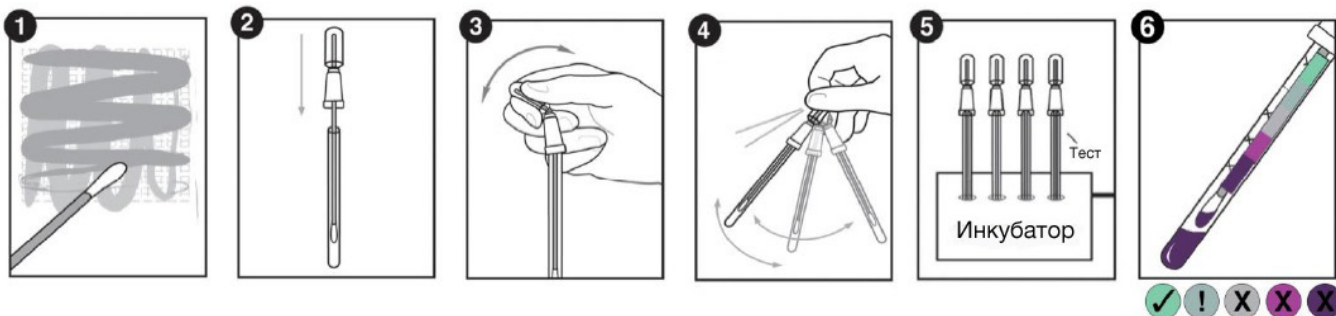

Сопутствующие продукты:



Цифровой сухоблочный мини-инкубатор

Цифровой сухоблочный мини-инкубатор поддерживает температуру нагрева 37 °C, подходит для всех тест-пробирок Hygiene. Доступен в компактном формате.

PRO-Clean



PRO-Clean – быстрый и простой тест для мониторинга чистоты поверхностей и обеспечения качества производимой продукции. ProClean определяет остаточное содержание белка на поверхности после санитарной очистки, предоставляя результаты через 1-10 минут и не требуя при этом никаких дополнительных приспособлений.

SuperSnap



SuperSnap – наиболее чувствительный АТФ-тест для поверхностей в линейке универсальных продуктов Hygiene. Разработанный для использования со всеми люминометрами Hygiene, тест SuperSnap распознает минимальную концентрацию АТФ, а значит, подходит в качестве средства диагностики перекрестного загрязнения аллергенами при производстве продуктов питания и напитков.

Подлежит изменению без уведомления.

	Количество	№ заказа
Цифровой сухоблочный мини-инкубатор	1	INCUBATOR
PRO-Clean (индикаторный тест для поверхностей на остаточный белок)	100	PRO-100
SuperSnap АТФ-тест высокой точности	100	SUS3000
AllerSnap Индикаторный тест на остаточный белок	100	ALS-100

Российское отделение Testo AG – ООО "Тэсто Рус"
115054, Москва,
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru
http://www.testo.ru